

# MegaGel™ 50G Q

# MegaGel™ 50G DEAE

超大孔阴离子交换层析介质

## 使用指南

### 1 产品简介

MegaGel™ 50G Q/DEAE 高流速阴离子交换层析介质，采用聚合物 PS-DVB (聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物) 为基质，其拥有 1500 Å 孔径，结合对基架和配基密度的进一步优化，赋予了该产品高流速、高载量及高耐压的显著优势。此外，它能够耐受高盐上样条件，提升了工作效率，节省生产成本。

#### 产品特点：

- 高结合载量和极好的生物相容性；
- 高流速、高柱效、高耐压及低反压；
- 可耐受高盐上样，免去脱盐步骤，操作简单；
- 机械强度高，稳定性好，非特异性吸附低；
- 批间差异小，质量稳定，易于工业放大生产。

应用领域：抗体、EV71、单纯疱疹病毒、腺病毒 AdV、VLP 颗粒、大分子量蛋白的分离纯化。

### 2 技术参数

产品名称	MegaGel™ 50G Q	MegaGel™ 50G DEAE
离子交换类型	强阴离子交换	弱阴离子交换
基质	PS-DVB	PS-DVB
配基	-N <sup>+</sup> (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	-N <sup>+</sup> (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
粒径	50μm	50μm
孔径	1500 Å	1500 Å
配基密度	0.15 meq/mL	0.15 meq/mL
每毫升载量	>70mg BSA	>70mg BSA
推荐流速	150~600cm/h (根据柱高选择合适流速)	150~600cm/h (根据柱高选择合适流速)
最大耐压	3 MPa	3 MPa
pH 稳定性	2~12 (工作) 1~13 (CIP)	2~12 (工作) 1~13 (CIP)
化学稳定性	所有常用缓冲液, 1M 醋酸, 1M 氢氧化钠, 1M 盐酸, 70%乙醇、30%异丙醇, 30%乙腈,	
使用温度	4~30°C	4~30°C
存储	2~30°C 20%乙醇	2~30°C 20%乙醇

## 3 使用指南

MegaGel™ 50G Q / DEAE 离子交换层析介质可以在实验室被填充到 HiQumn® 中压层析柱中，以扩大产量。将填料填充到层析柱中，根据样品中蛋白含量和填料载量选择合适的层析柱和柱高。

### 3.1 缓冲液准备

具体的缓冲体系应根据目标蛋白的稳定性和等电点、离子交换介质的种类进行筛选和优化。

MegaGel™ 50G Q / DEAE 建议使用缓冲液：

平衡缓冲液：50 mM Tris-HCl, pH 8.0

洗脱缓冲液：50 mM Tris-HCl+1M NaCl, pH 8.0

### 3.2 样品准备

为了避免堵塞层析柱，样品应经离心或微滤（0.45μm）处理。

### 3.3 样品纯化

- 1) 平衡：用 0.5~1CV 洗脱缓冲液进行预平衡，再用 5~10CV 的平衡缓冲液平衡层析柱，至流出液电导和 pH 不变（与平衡液一致）；
- 2) 进样：样品缓冲液应尽可能与平衡液一致；
- 3) 淋洗：继续用平衡缓冲液淋洗至基线；
- 4) 洗脱：可以根据实际情况采取提高盐浓度或改变流动相 pH 的方法依次洗脱吸附于层析介质上的样品；
- 5) 再生：每次层析之后可用 0.5M~2M NaCl 清洗层析柱，除去强结合的蛋白。

## 4 在位清洗及储存

### 4.1 在位清洗

介质使用数次（具体次数与原料的种类和来源及实验要求有关）后，需要对介质进行在位清洗；

- 1) 对于通过离子键强结合的蛋白，可用 3CV 2M NaCl 清洗，并用 3 CV 以上的去离子水清洗；
- 2) 对沉淀蛋白、疏水性结合的蛋白、脂蛋白，用 0.5~1M NaOH 清洗 3~4 CV，立即用 5 CV 以上平衡液和 3 CV 以上的去离子水清洗；
- 3) 对强疏水性结合的蛋白、脂蛋白和脂类物质，可用 5 CV 以上的 50%乙醇或 30%异丙醇清洗，6M 盐酸胍或者 8M 尿素清洗，并用 5 CV 以上的去离子水清洗。也可用含非离子表面活性剂的碱性或酸性溶液清洗，如用 0.1%~0.5%的 Triton X-100 + 0.1 M 乙酸清洗 1~2 小时，并用 5 CV 以上的 50%乙醇冲洗去除去污剂，然后用 5 CV 以上的纯水冲洗（使用高浓度的有机溶剂时，为了避免产生气泡，应采用逐步增加有机溶剂浓度的方法）。

### 4.2 储存

2~30°C 下 20%乙醇中保存（4°C 下有利于长期保存）；层析柱中的介质可用 20%的乙醇冲洗后保存于 2~30°C。

注：防止乙醇挥发以及微生物生长，建议 3 个月更换一次 20%乙醇溶液；在装柱、使用和保存柱子的时候，要避免柱子流干或密封不严，防止气泡进入。

## 5 订货信息

### 预装柱

货号	产品名称	规格
30-5150-01	Xtrap MegaGel™ 50G Q	1mL
30-5150-05		5mL
30-5150-10		8x100mm
30-5170-01	Xtrap MegaGel™ 50G DEAE	1mL
30-5170-05		5mL
30-5170-10		8x100mm

### 层析介质

货号	产品名称	规格
20-5150-02	MegaGel™ 50G Q	30mL
20-5150-03		100mL
20-5150-04		500mL
20-5150-05		1L
20-5150-07		10L
20-5170-02	MegaGel™ 50G DEAE	30mL
20-5170-03		100mL
20-5170-04		500mL
20-5170-05		1L
20-5170-07		10L

1. MegaGel™ 50G Q/DEAE 层析介质可提供试用装
2. 如需更大规格或型号定制可联系我公司销售人员



非常感谢您订购科诺赛生物的产品！  
 如需了解最新产品信息，请拨打服务热线 0532-55679191  
 或发邮件至 marketing@chromsep.cn  
 或登陆官方网站 www.chromsep.cn